

ООО «АЛГКОД»


Адрес: 394008 Россия, г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 33, офис 1
Конт. Тел. 8(473) 202-99-09, 8(473) 250-99-09

Руководство пользователя

ELAB 3.5

2025 г.


Запустите программу ELAB 3.5

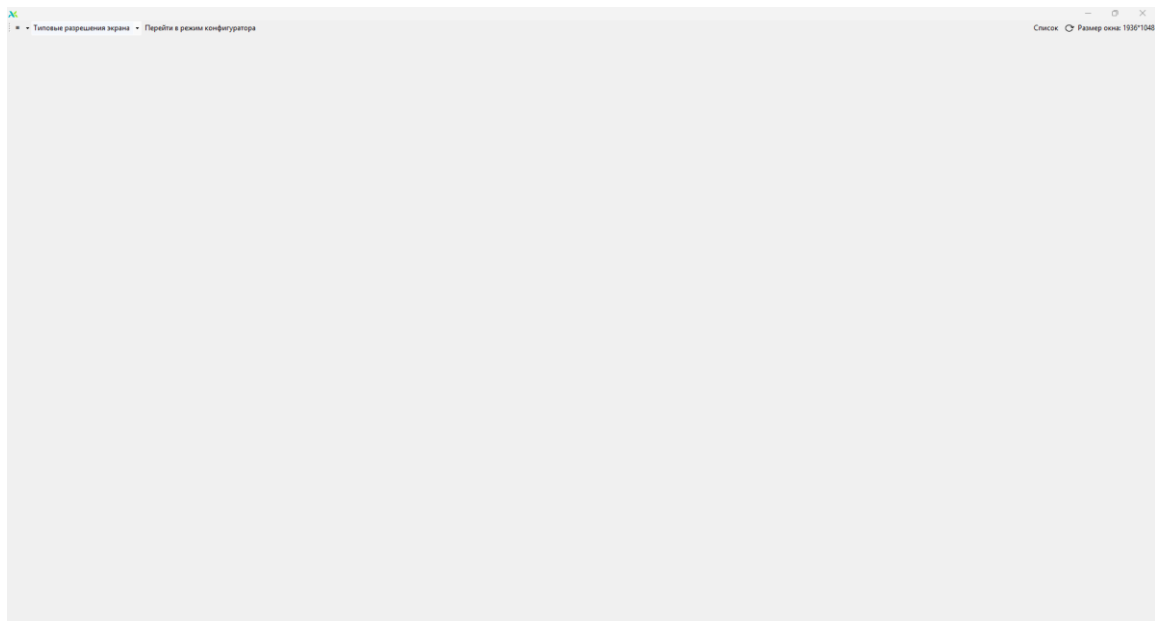

(рис. 1)


Загрузите необходимый файл конфигурации .ini

Для этого, в левом верхнем углу программы вызовите меню и нажмите Открыть

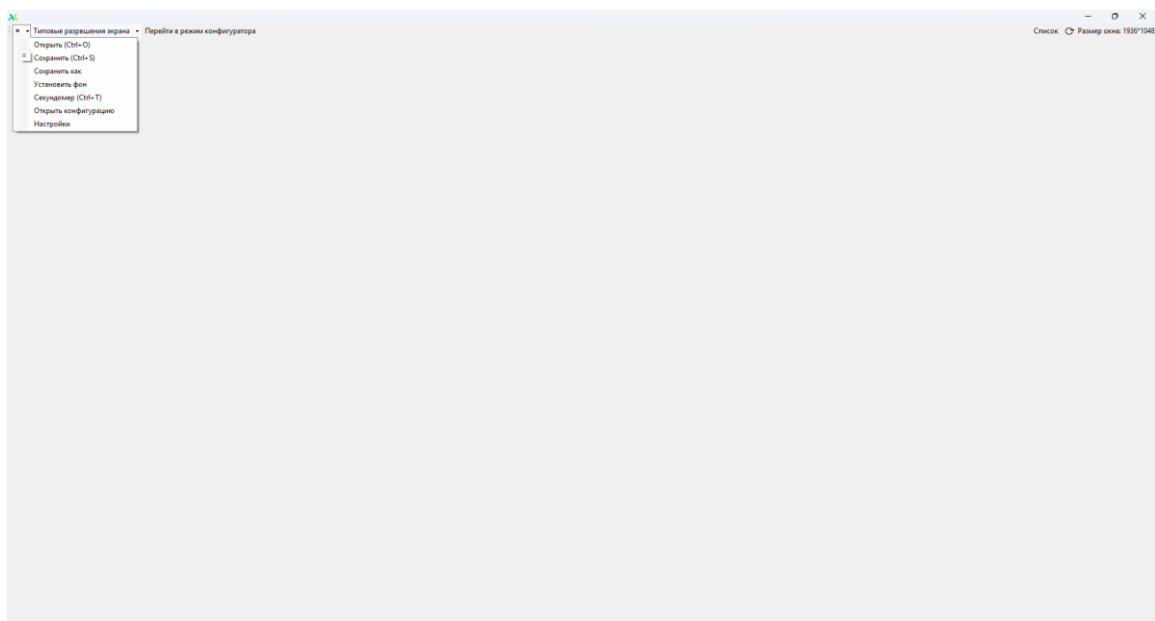


(рис. 1.2)

Найдите необходимый файл конфигурации и нажмите кнопку Открыть

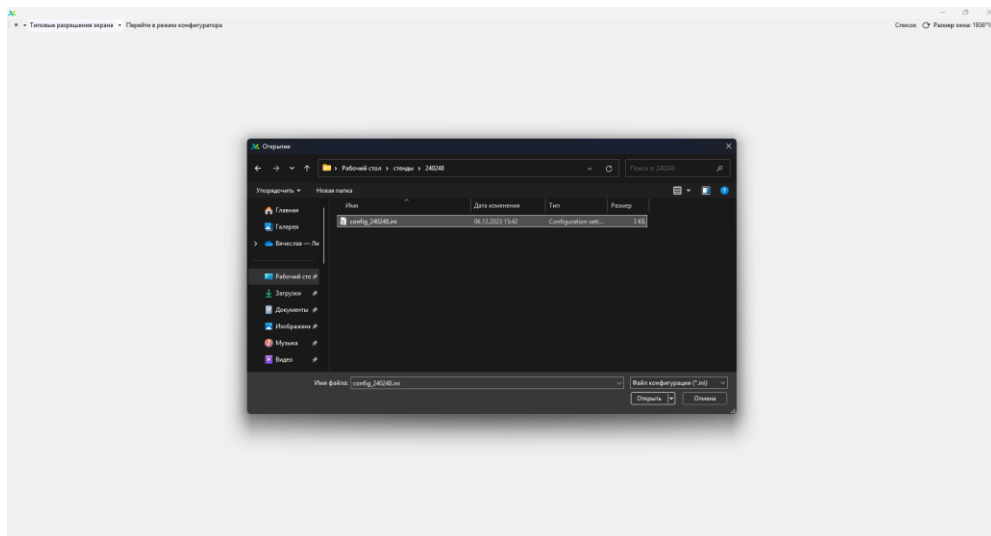


(рис. 1.3)

Если вы уже выполняли это действие, при запуске программы будет предложено восстановить предыдущий проект

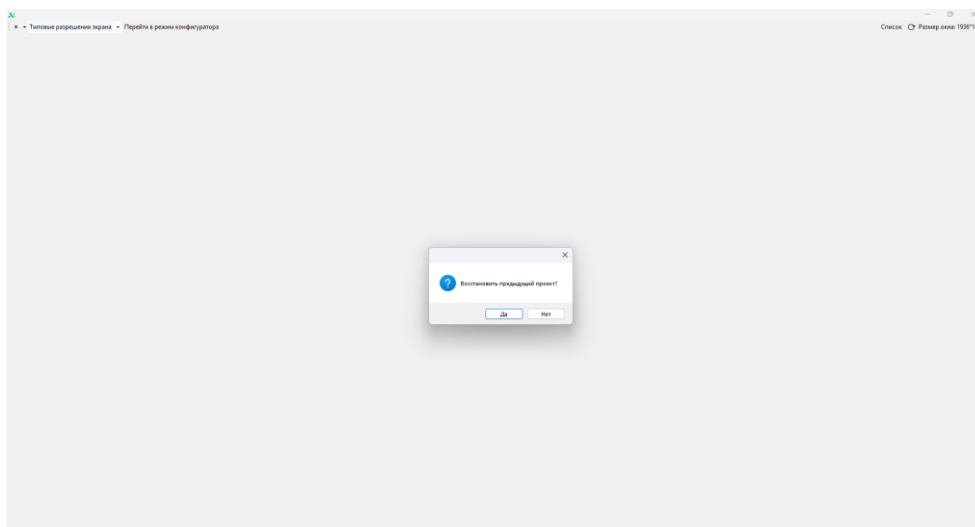

(рис. 1.4)


Конфигурация загружена, программа готова к работе

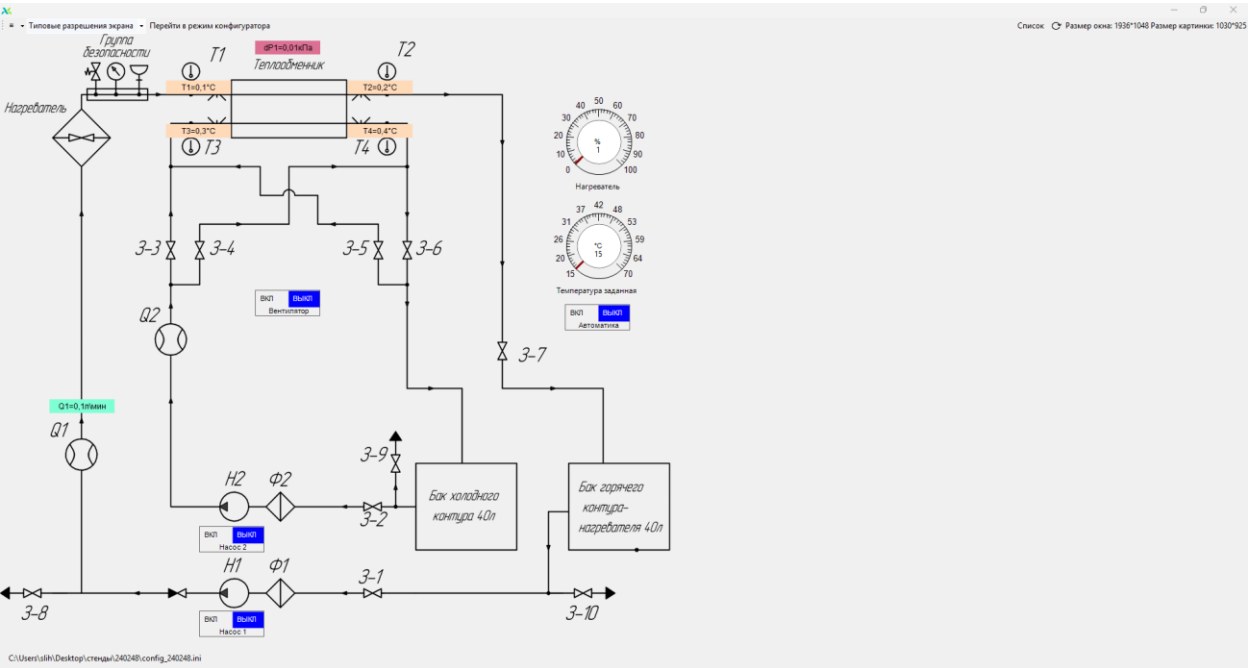

(рис. 1.5)

Основные компоненты работы со стендом

Индикаторы:

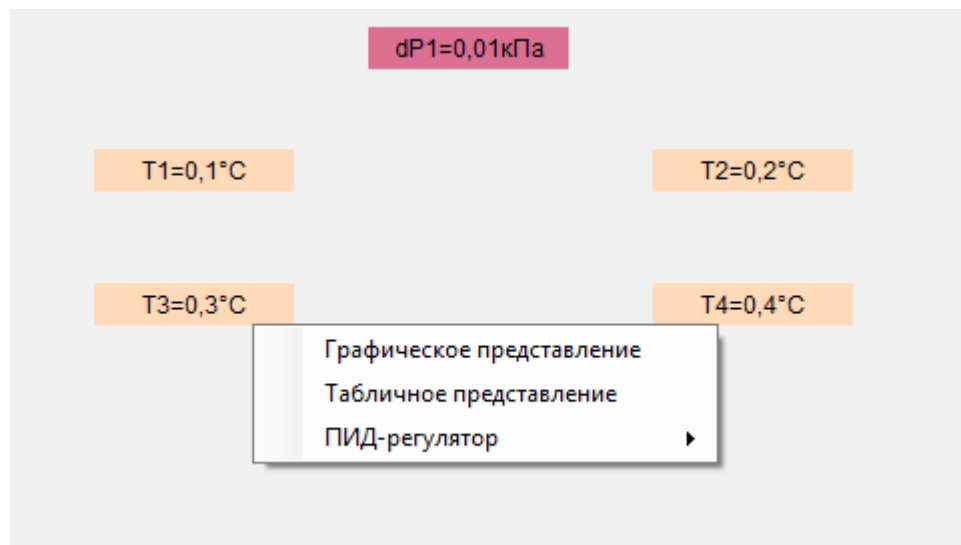


(рис. 2)

Индикаторы необходимы для отслеживания показаний датчиков.

Нажатием правой кнопкой мыши по индикатору вызывает его контекстное меню (см. рис. 2).

Ключи:

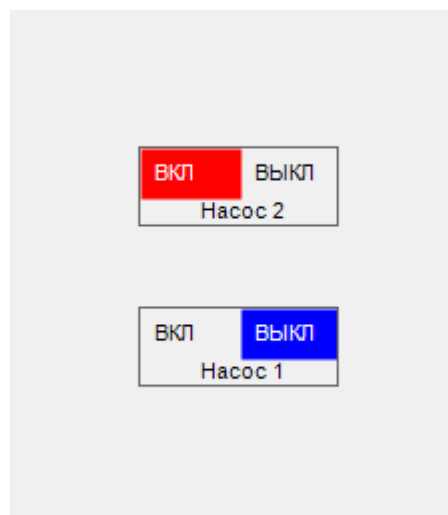


(рис. 2.1)

Ключи необходимы для включения/выключения компонентов стенда.

Цвет ключа символизирует его состояние, так Насос 1 находится в выключенном состоянии, а Насос 2 в включенном (см. рис. 2.1).

Регуляторы:

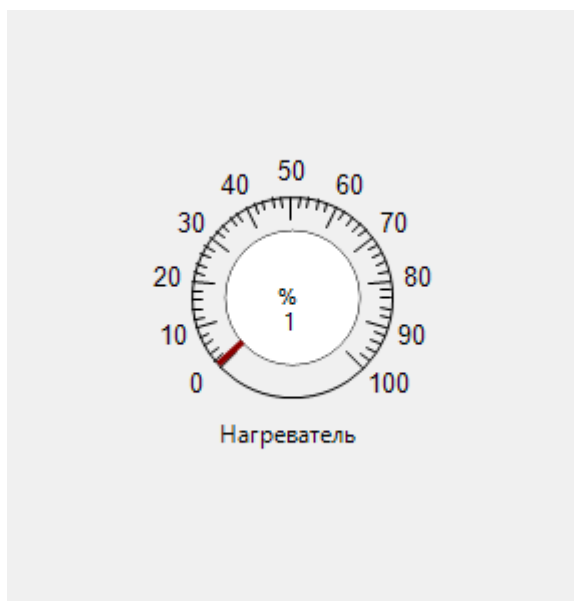

(рис. 2.2)

Регуляторы необходимы для более точного управления компонентами стенда.

Изменение значения регулятора происходит по средству перемещения ползунка правой кнопкой мыши на необходимое значение.

Нажатием правой кнопкой мыши можно ввести число вручную, чтобы применить значение нажмите Enter на клавиатуре.