

ООО «АЛГКОД»

Адрес: 394008 Россия, г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 33, офис 1
Конг. Тел. 8(473) 202-99-09, 8(473) 250-99-09

Руководство по установке

ELAB 3.5

2025 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Руководство по установке» предназначен для ознакомления лиц, осуществляющих установку и поддержание работоспособности программного обеспечения Заказчика.

Установка программного обеспечения «ELAB3.5»

Включить компьютер, подключив его к сети питания.

Примечание: Питание должно осуществляться от сетевой розетки стандарта EURO с заземленным центральным контактом.

Скачать на компьютер установочную программу «ELabSetup.exe». Для установки программного обеспечения «ELAB3.5» запустить файл ELabSetup.exe.

После запуск файла появится окно рис. 1.

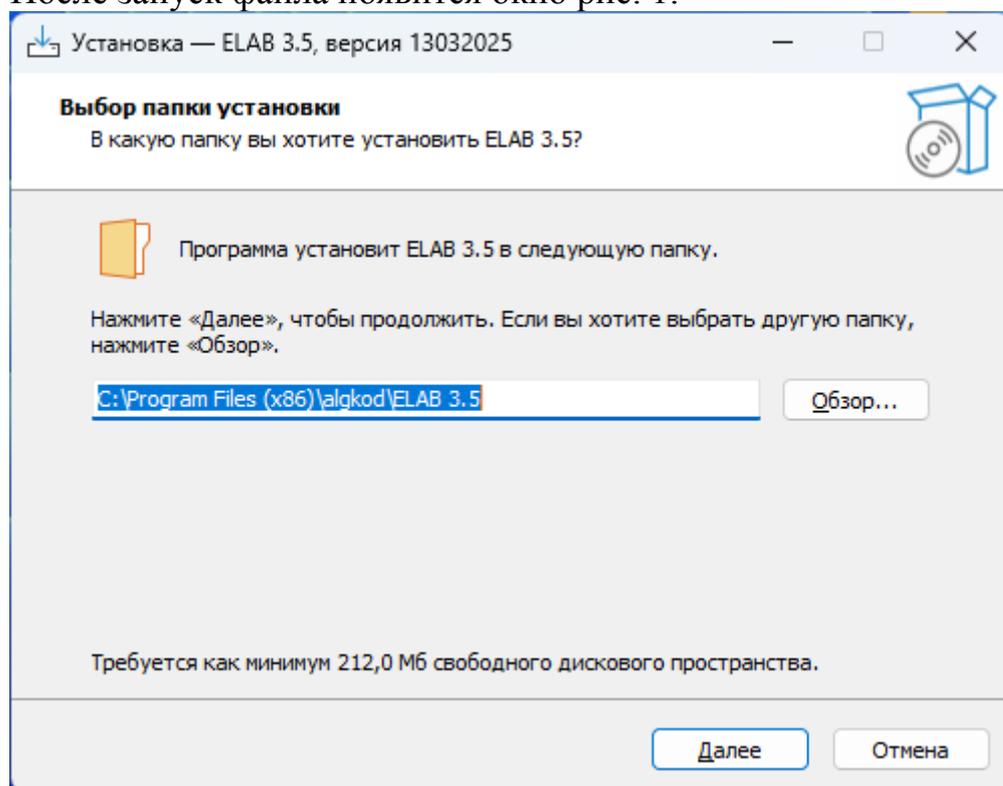


Рис.1 Окно выбора папки

В данном окне, можно выбрать папку для установки вручную, введя путь к ней или выбрав его по кнопке «обзор». Как только нужная папка будет выбрана, нажать кнопку «Далее».

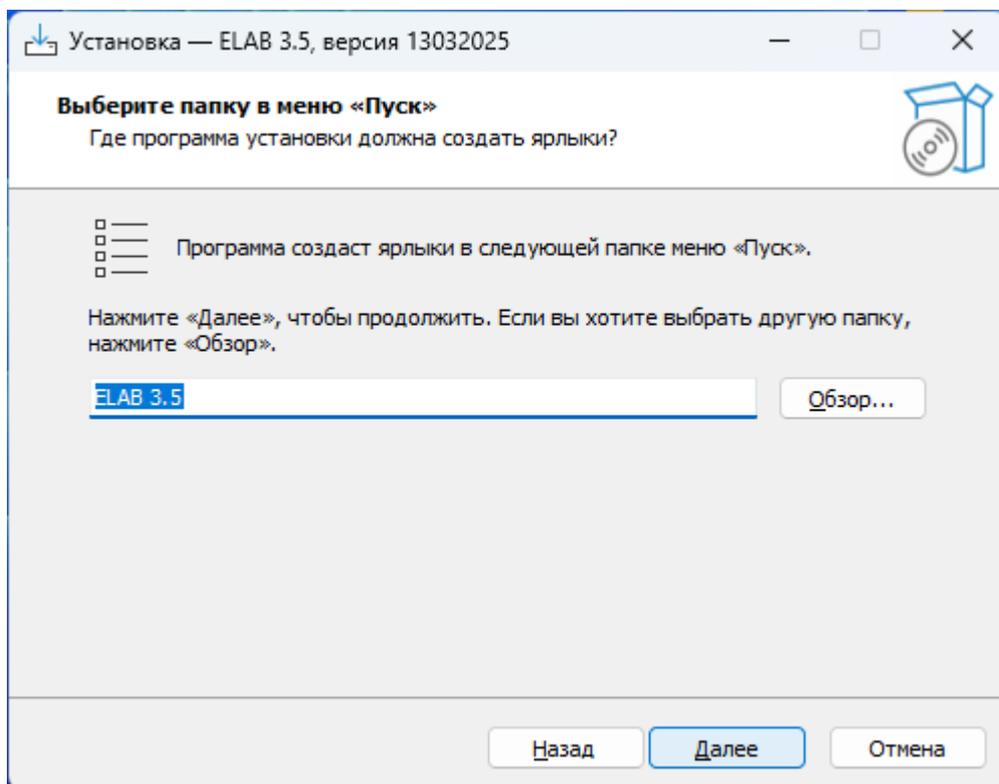


Рис.2 Окно выбора раздела меню.

В следующем открывшемся окне, рис. 2., выбрать имя и размещение папки с программой в меню «Пуск» для быстрого доступа к программе. Для подтверждения нажать кнопку «Далее».

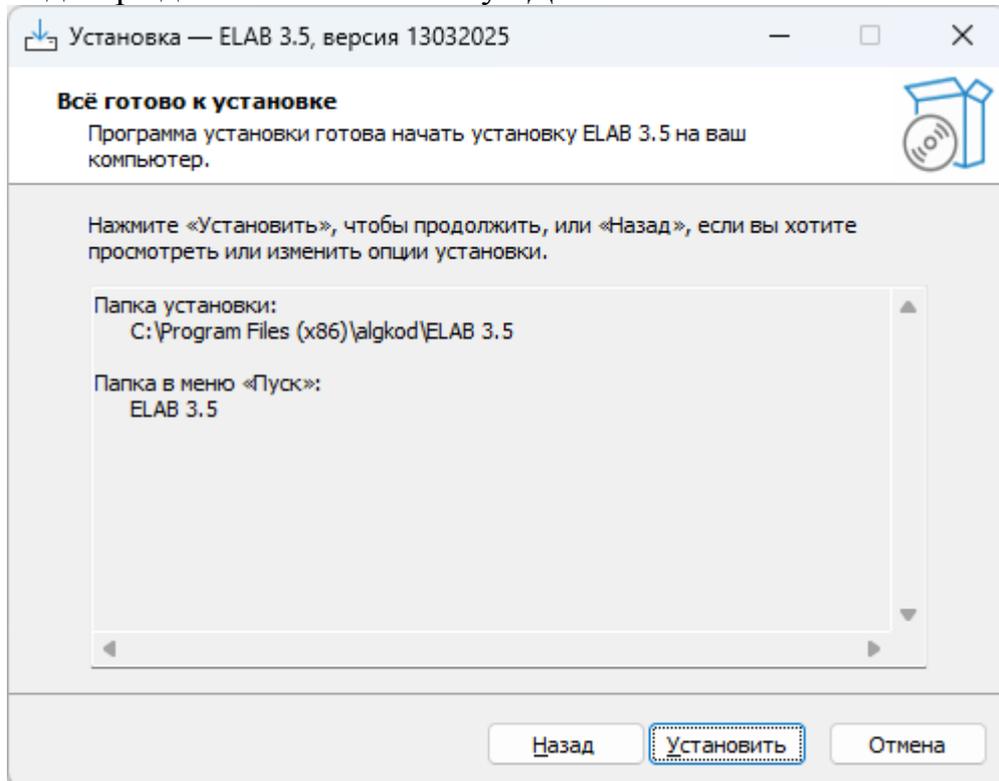


Рис.3 Окно готовности к установке

В следующем окне, рис. 3 заданы параметры установки. Если они не удовлетворяют, можно вернуться к прошлым пунктам и поменять их, нажав на кнопку «Назад». Для начала установки нажать кнопку «Установить».

Далее появится окно установки программы, рис. 4

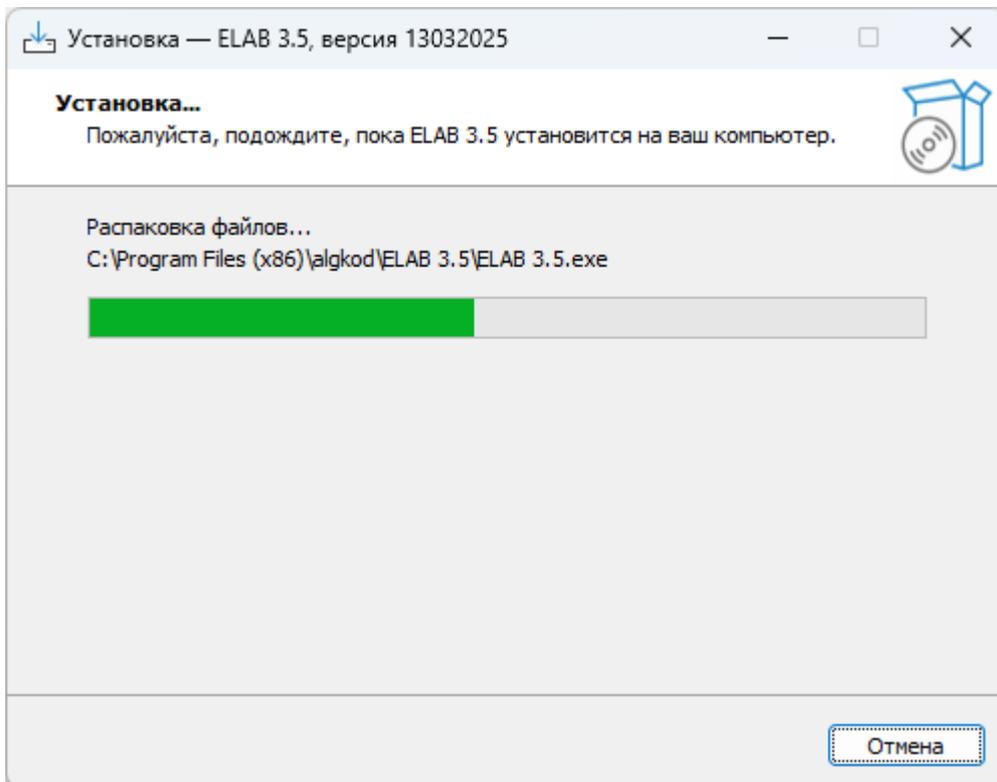


Рис. 4 Окно процесса установки программы

После завершения установки программы появляется окно рис. 5. Нажмите «Завершить», чтоб выйти из программы установки.

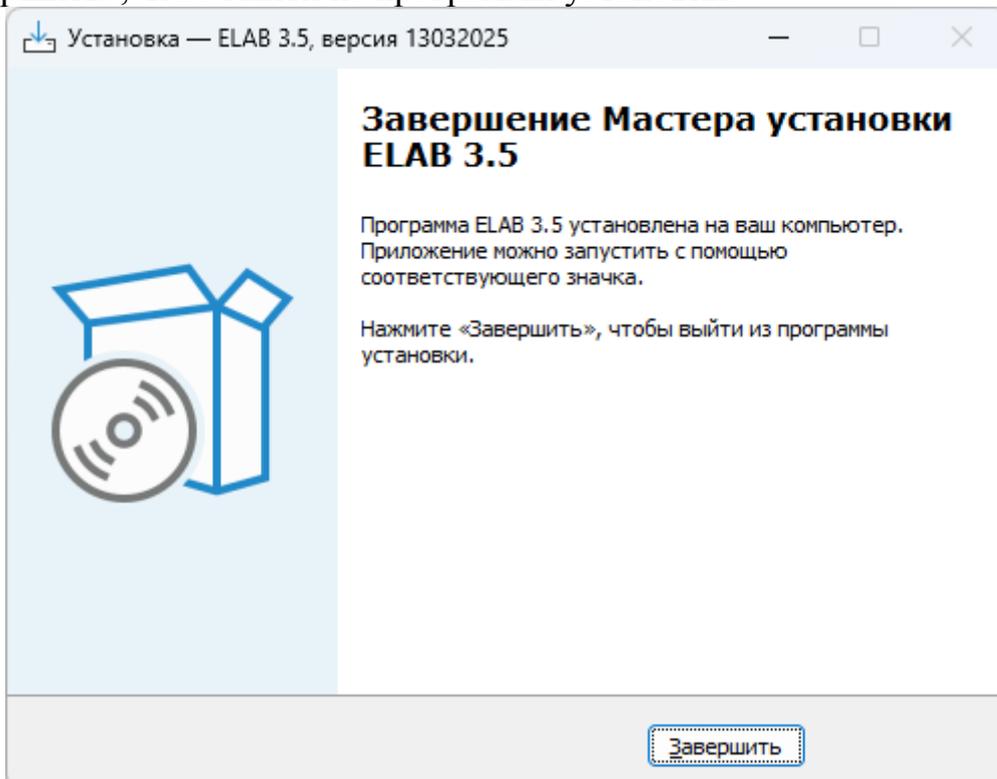


Рис. 5 Окно завершения установки программы.

После успешной установки на рабочем столе должен появиться ярлык программы

Запустите программу “ELAB 3.5”

В левом верхнем углу в выпадающем меню перейдите в настройки программы.

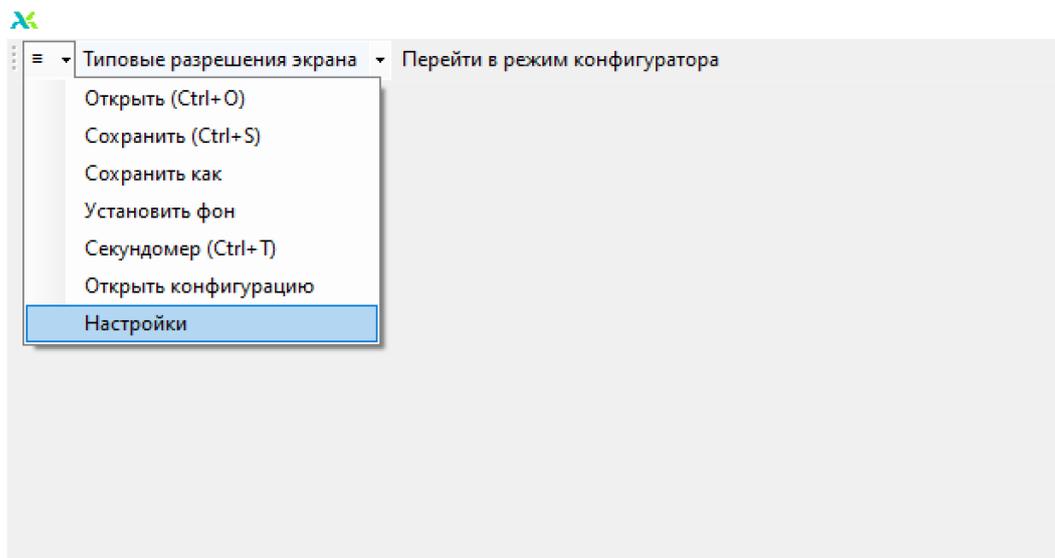


Рис. 6 Окно программы ELAB3.5, раздел Меню.

Установите требуемые для работы стенда драйвера. Тип необходимого драйвера указан в сопроводительной документации к каждому стенду.

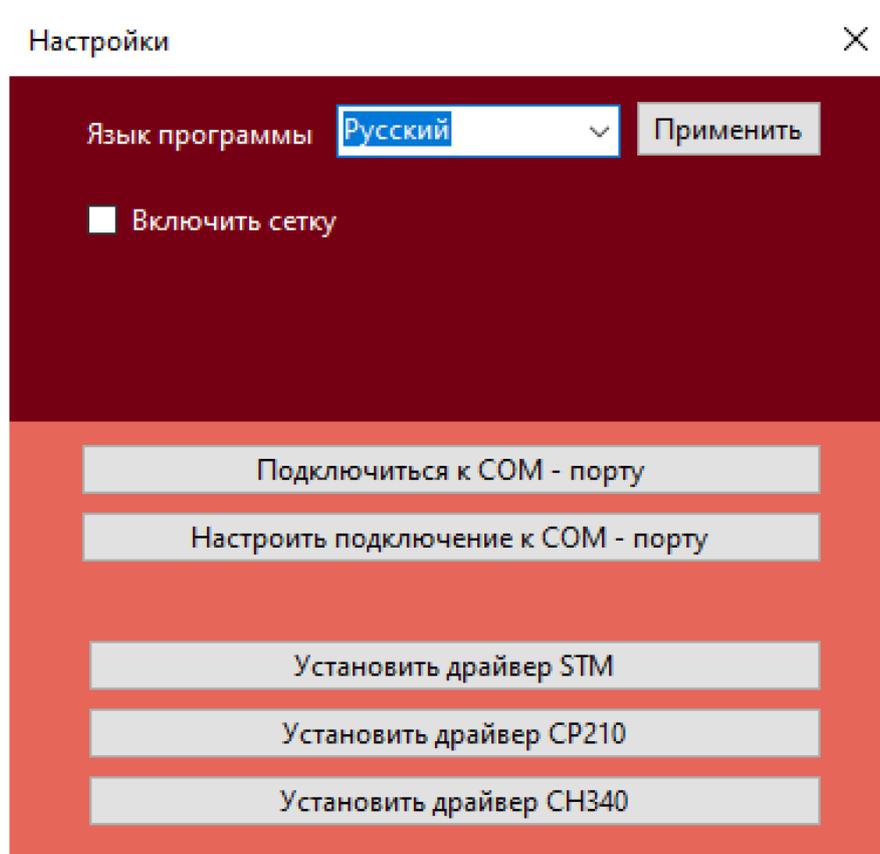


Рис. 7 Окно программы ELAB3.5, раздел Настройки.